


照明装置点検チェックシート

- 点検の前に取扱説明書もあわせてご確認ください。
- 安全に安心してお使いいただくために、定期的(少なくとも半年に1度とランプ交換時)な点検をおすすめします。
- 下欄の点検項目を点検し、該当なしの場合は点検結果欄に○印を、該当する場合は×印をご記入ください。
- ×印がある場合は**ご使用を中止し**、点検を購入先の販売店に申し付けるか、新照明装置にお取り替えください。
- 下欄の点検項目以外で異常を発見した場合や、照明装置以外の弊社製品に異常を発見した場合につきましても**ご使用を中止し**、点検を販売店までお申し付けください。
- 保証期間を過ぎた修理・交換と点検は有償になります。
ご不明な点をご購入先の販売店にご相談ください。


点検項目	点検結果(点検年月)			
	/	/	/	/
1. 購入後8年か通算通電時間が20,000時間のいずれかを経過している				
2. メインスイッチを入れても、時々照明が点灯しないことがある (ハロゲンランプの場合のみ)				
3. メインスイッチの周りに汚れや付着物がある				
4. ランプケーブル* ¹ や照明装置を動かすと照明が点滅する				
5. ランプケーブル* ¹ などが異常に熱い				
6. ランプ点灯中にこげくさい臭いがする				
7. ランプを交換しても照明がチラツク(ハロゲンランプの場合のみ)				
8. 照明装置の取り付け時に変形・ガタツキ・ゆみなどがある。 (ランプ交換時にフタが固くて開閉できないなど)				
9. 照明装置の接続端子* ² やランプ取り付け座* ³ が極端に変色している。または左右の色が異なる。(ハロゲンランプの場合のみ)				
10. 照明装置の外観に変色・変形・ひび割れなどがある				
11. ランプケーブル* ¹ ・配線部品に溶け、ひび割れ、変形や固化がある				
12. 同時期に使い始めた同種機器の修理の頻度が高くなった				

※ チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

*1 ランプケーブルの例 これ以外にも色々なモデルがあります。丸印部は対象を示します。

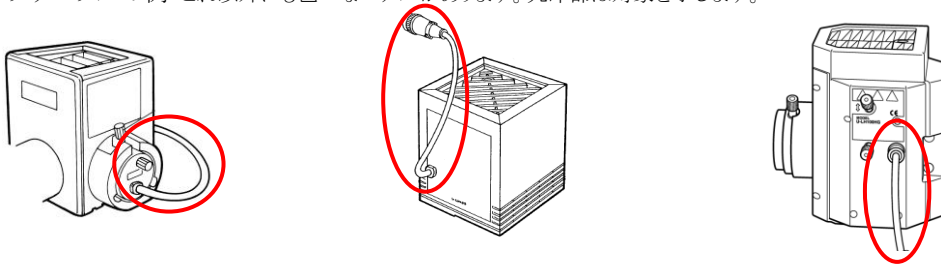

*2 接続端子の例 これ以外にも色々なモデルがあります。丸印部は対象を示します。

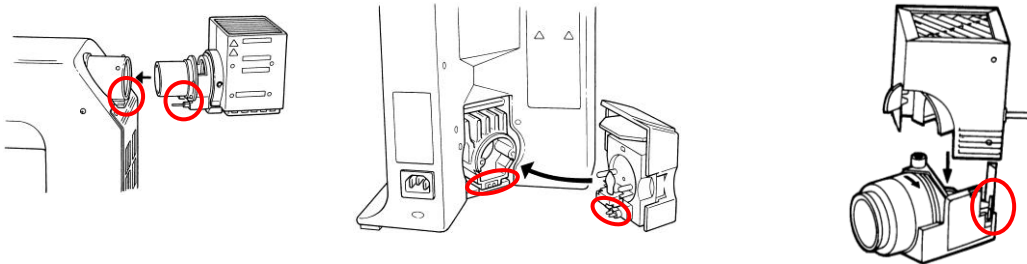

*3 ランプ取り付け座の例 これ以外にも色々なモデルがあります。丸印部は対象を示します。

